

鲜榨果汁中展青霉素的监测 (SPE-HPLC)

使用 500mg 3mL HyperSep C18 固相萃取柱 (部件号: 60108-304)

样品制备

1g 样品 +0.5mL 醋酸缓冲液 (pH4)

活化

10mL 甲醇, 3mL10% 甲醇, 10mL 水

上样

上样, 2-3mL/min

清洗


5mL 正己烷, 柱子抽干, 通气 15min

洗脱

正己烷: 乙酸乙酯: 丙酮 =1:5:4, 1:4:5, 1:3:6 每个梯度洗脱体积为 5mL; 洗脱液加入 1 滴冰醋酸, 40 °C 氮气吹干, 立即用 1mL 醋酸缓冲液溶解

结果

1. 展青霉素 (Rt=7.4min) HPLC 色谱图

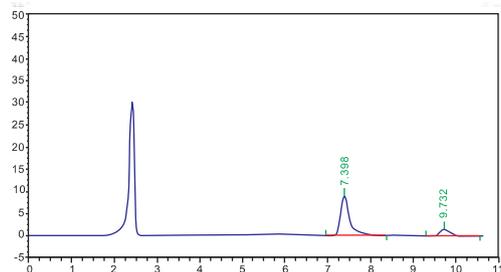

2. 回收率在 94-101% 之间。

HPLC 方法

色谱柱

Hypersil Gold C18, 5 μ m, 4.6 \times 250mm

货号

25005-254630

流动相

乙腈 (A) : 水 (B) =1:10 (v/v)

流速

1mL/min

检测

UV@276nm

柱温

40

进样盆

5 μ L